



# 禽呼肠孤病毒 RT-PCR 试剂盒

本试剂盒仅供体外研究使用，不用于临床诊断

官方 QQ：2881498548

官方网址：[www.tw-reagent.com](http://www.tw-reagent.com)

监督电话：021-54845833

## 产品及特点：

禽呼肠孤病毒(Avian Reovirus, ARV) 会引起禽呼肠孤病毒感染，是鸡的一种传染性疾病，可引起鸡多种疾病，包括病毒性关节炎、矮小综合征、呼吸道疾病、肠道疾病和所谓吸收不良综合征。急性感染时，可见跛行，有些鸡发育不良。慢性感染跛行更显著，有一小部分病鸡的踝关节不能活动。有时可能看不到关节炎/腱鞘炎的临床症状，但在屠宰时可见趾屈肌腱区域肿大。这样的鸡群增重慢，饲料转换率低，总死亡率高，屠宰废弃率高，属于不明显感染，因此灵敏快捷的诊断产品具有重要的意义。本产品基于 PCR 原理开发。

1. 一站式，用户不需要单独准备每种成分，包括引物 and 对照。
2. 根据禽呼肠孤病毒的保守基因序列设计的引物，具有良好的特异性。
3. 灵敏度可以达到 1000 拷贝/反应。
4. 使用一管式 RT-PCR 技术，RT 和 PCR 两步在一个试管内完成，不需要中间转移样品，降低了操作误差和可能的污染。
5. 本产品足够 50 次 20 $\mu$ L 体系的 RT-PCR。
6. 本产品只能用于科研，不能用于临床。

## 规格及成分：

| 编号  | 成分   | 规格                |
|-----|--|-------------------|
| 试剂一 | 5 $\times$ 双酶一管式 RT-PCR Buffer                 | 200 $\mu$ L (橘黄盖) |
| 试剂二 | MMLV-Taq Mix                                   | 75 $\mu$ L (红盖)   |
| 试剂三 | 超纯水  | 1 mL (亮黄盖)        |
| 试剂四 | 禽呼肠孤病毒 RT-PCR 引物混合液                            | 100 $\mu$ L (白盖)  |
| 试剂五 | 禽呼肠孤病毒 RT-PCR 阳性对照 (1 $\times$ 10E8 / $\mu$ L) | 50 $\mu$ L (黄盖)   |
| 试剂六 | 使用手册   | 1 份               |

**注：**为避免扩散传染性病原，本产品不提供活体样品做阳性对照，只提供专一的 DNA 片段作为阳性对照。

## 运输及保存：



低温运输，-20℃保存，保存期限为 12 个月。收到货后阳性对照需要跟其他成分分开放置，因为其容易污染其他成分，造成假阳性。

## 自备试剂：

样品 RNA。

## 使用方法：

### 一、样品 DNA 的制备：

1. 如果有 N 个样品，必须设置 N+2 个提取，多出的一个是 PC（样品制备阳性对照），一个是 NC（样品制备阴性对照）。可以用 10μL 禽呼肠孤病毒 PCR 阳性对照的 1000 倍稀释液作为制备的阳性对照。可以用水作为制备的阴性对照。制备所得成为样品 RNA。
2. 用自选方法纯化 N+2 个样品的 RNA，本试剂盒跟市场上大多数病毒 RNA 提取试剂盒兼容。可以选购本公司的柱式病毒 RNAout。

### 二、设置 RT-PCR 反应(20μL 体系)：

3. 如果有 N+2 个样品，则标记 N+4 个 PCR 管(额外增加的两个管一个是 RT-PCR 阳性对照，另一个是 RT-PCR 阴性对照)并按照下表在 PCR 管中加入下列成分：

| 成份                            | N+2 个<br>样品管 | RT-PCR<br>阴性对照 | RT-PCR<br>阳性对照 |
|-------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| 5×双酶一管式 RT-PCR Buffer         | 各 4 μL       | 4 μL           | 4 μL           |
| 禽呼肠孤病毒 RT-PCR 引物混合液           | 各 2 μL       | 2μL            | 2μL            |
| N+2 个制备的 RNA 样品               | 各 12.5μL     | --             | --             |
| 超纯水                           | --           | 12.5μL         | --             |
| 禽呼肠孤病毒 RT-PCR 阳性对照的 1000 倍稀释液 | --           | --             | 12.5μL         |
| MMLV-Taq Mix                  | 1.5 μL       | 1.5 μL         | 1.5 μL         |

4. 上机进行 RT-PCR，RT-PCR 反应参数为：

| 过程            | 温度  | 时间     |
|---------------|-----|--------|
| 逆转录           | 42℃ | 30 min |
| 预变性           | 95℃ | 5 min  |
| PCR 反应 35 个循环 | 95℃ | 30 sec |
|               | 58℃ | 30 sec |
|               | 72℃ | 20 sec |
| 最后延伸          | 72℃ | 7 min  |

### 三、电泳检测：

5. 琼脂糖电泳检测扩增效果。如果阴性对照有扩增产物或阳性对照无扩增产物，则说明实验失败，需要分析实验失败的原因。只有在阴性对照没有扩增产物、阳性对照必须有预期条带出现，才有必要分析样品的实验结果，如果有预期片段大小的扩增产物则为阳性，如果无则为阴性。



#### **四、特别提示：**

本公司的所有产品，仅可用于科研实验，严禁用于临床医疗及其他非科研用途！